

●据付前の注意

1.全部品をボックスの中から取り出し、図 1 並びに部品リストと照合し、不足がないか確認して下さい。

もし部品が不足していましたら、メーカーに連絡し、揃うまで組み立てないで下さい。

2.必要資材（ご用意いただくもの）

- ・ 3/8”アンカーボルト 3 本
- ・ テフロンシールテープ
- ・ 給水用の配管資材
- ・ 給水配管用サポート

●据付手順

注意！ ユニットの据付ける前に給水ラインを必ず十分にフラッシングして、配管中のゴミ等を取り除いて下さい。

Step1:

- 1.ベースを床面に固定するための 3/8”ボルト用のアンカーを 3 本打って下さい。
- 2.3/8”のボルトでベースをアンカーにしっかりと固定して下さい。ドレンチシャワー S19-110SSH は図の通り 2 つのプレハブ部分と配管部材で納入させて戴いております。組立は下記の通り行って下さい。

Step2: ドレンチシャワーを組み立てて下さい。

1. 組立に際してはシールテープをご使用下さい。

パイプ表面のコーティングを傷つけないよう、図 2 のように付属のグリップパッドをパイプに巻きつけ、ストラップレンチ(ベルトレンチ)で締付けて下さい。

もしパイプ表面のコーティングに傷が付いた場合は、付属の補修用ペイントで補修して下さい。

- 2.給水パイプを接続して下さい。尚、ユニットに荷重のかからないよう給水パイプはハンガー等で個別にサポートして下さい。



3. 付属のサインパネルを付属のカーテンハンガーにぶら下げるか、壁やパイプ等、よく見えるところに貼り付けて下さい。
4. 給水し、漏れがないか確認して下さい。又シャワーの状態も確認して下さい。

●据付け後の注意

1. 給水元弁は常に開いておいて下さい。

2. 週に一度は通水し、作動を確認して下さい。

週に一度の通水テストは、ANSI Z358.1-2014 によって義務付けられた大切な作業です。

(ANSI Z358.1-2014 Section 4.5.2)

必ず行い、付属の管理用タグに記入し、管理するようお願いします。

使用方法

1. ドレンチシャワーを使用するときは、プルロッドを下に引き下げて下さい。
2. 汚染された衣類、靴などは速やかに脱ぎ捨て、有害物質の触れた部分は水を流しながら少なくとも 15 分間よく洗浄した後、直ちに医者診断を受けて下さい。
3. ドレンチシャワーを止めるときは、プルロッドを元位置に押し上げて下さい。



部品リスト

符号	部 品 名	数量
1	ベース	1
2	ソケット 11/4"	3
3	パイプ 1-1/4" x 787 mm L	1
4	プラグパイプ 1-1/4"	1
5	チー 1-1/4" IPS	1
6	パイプ 1-1/4" x 571 mm L	2
7	異径チー 1-1/4" x 1" IPS	1
8	プラグ 1-1/4"	1
9	パイプ 1"x 228 mm L	1
10	ボールバルブアッセンブリー	1
11	プルロッド	1
12	パイプ 1" x 304 mm L	1
13	カーテンフック	2
14	ストリートエルボ 1"	1
15	シャワーヘッドアッセンブリー	1
16	サインパネル	1
17	管理用タグ	1



LEONARD サービスネットワーク

有限会社 北海道レオナード	〒004-0002 札幌市厚別区厚別東 2 条 5-24-8 TEL : 011-898-1096 FAX : 011-898-1107
有限会社 オーク技研	〒041-0837 北海道函館市陣川 2-6-8 TEL : 0138-56-1131 FAX : 0138-56-1187
株式会社 東京レオナード商会 ●浦和センター	〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀 3-23-11 TEL : 048-866-0711 FAX : 048-866-2160
株式会社 横浜レオナード商会	〒227-0062 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 235 TEL : 045-507-6181 FAX : 045-507-6702
株式会社 中部レオナード	〒454-0997 愛知県名古屋市中川区万場 4-815 TEL : 052-526-2030 FAX : 052-526-2031
株式会社 日本レオナード商会	〒561-0817 大阪府豊中市浜 2-10-3 TEL : 06-6336-0321 FAX : 06-6336-1529 Web http://www.japan.leonard.co.jp e-mail info@japan-leonard.co.jp
株式会社 日本レオナード商会 ●福岡事務所	〒815-0082 福岡市南区大楠 1 丁目 15 番 32 号 フォリアオックス 203 号室 TEL : 092-511-2733 FAX : 092-553-2313